

HI98100pH劑操作說明

- 測量

按開關鍵啟動儀器即進入測量模式。

- 校正

測量模式下長按開關鍵，直到螢幕顯示 CAL 後放開，即進入校正模式。

- 單點校正

- ◆校正 pH 7.01

1.將電極頭放入 pH 7.01 標準液中，自動校正完成後會跳至下一校正點 pH 4.01。

2.按開關鍵離開並儲存校正結果，螢幕會顯示 Sto 後返回測量模式，螢幕上會顯示 7 的標籤。

- ◆校正 pH 4.01 或 10.01

將電極頭放入 pH 4.01 或 10.01 標準液中，自動校正完成後會直接儲存結果(Sto)並返回測量模式，螢幕上會顯示 4 或 10 的標籤。

- 兩點校正

1.將電極頭放入 pH 7.01 標準液中，自動校正完成後會跳至下一校正點 pH 4.01。

2.將電極頭放入 pH 4.01 或 10.01 標準液中，測試筆會自動辨識標準液並進行校正，完成後會直接儲存結果(Sto)並返回測量模式，螢幕上會顯示兩個校正點的標籤。

- 自動關機設定

長按開關鍵直到螢幕上顯示從 OFF、CAL 變成目前自動關機設定。

預設為 8 分鐘(d08)，可更改為 60 分鐘(d60)或停用自動關機功能(d--)。